

INSTALACIÓN PROGRAMA ACQUASYSTEM v3.5.1.20 LOCAL

PASO 0: Recordar que es importante hacer siempre una copia de seguridad de las bases de datos **ANTES** de actualizar el programa. Las copias de seguridad son responsabilidad exclusiva del usuario del programa.

Los 2 archivos que se deben copiar en un lugar seguro son:

- **C:\ICR\DB_ICR.mdb**
- **C:\AcquaSystem35\Datos\persbase.mdb**


Esos ficheros se pueden copiar manualmente o mediante los menús del programa:

- **Realizar copias de lecturas de espectro**
- **Realizar copia de fórmulas personales**

PASO 1: EJECUTAR EL INSTALADOR ACQUASYSTEM

Hacemos doble clic en el instalador descargado de internet “InstalarAcqua350120.exe” o “SetupAcqua.exe” y aparecerá la siguiente ventana.


Seleccionamos el idioma y pulsamos en “Siguiete”.

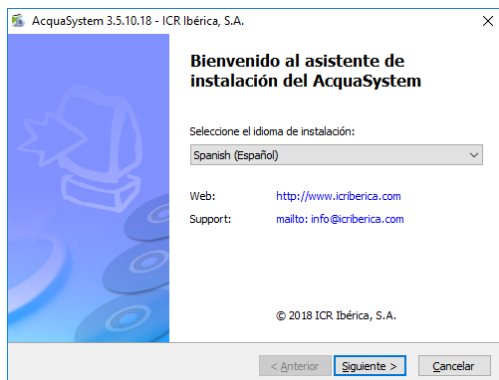


PASO 2: ESCRIBIR EL NÚMERO DE SERIE.

Cuando aparezca esta ventana deberemos escribir el número de serie en el tercer cuadro de texto.

Cuando hayamos escrito el número de serie pulsamos el botón “Siguiete”.

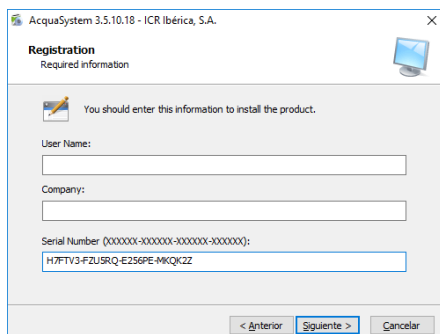


Nos aparecerá la siguiente ventana. Pulsamos en “Siguiente”

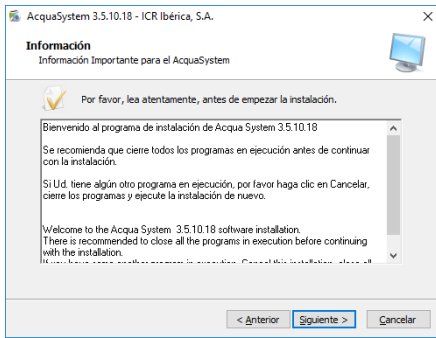


PASO 3: ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS DE LICENCIA


Aparecerá la siguiente ventana con los términos de licencia. Marcamos el cuadro de “Estoy de acuerdo con los términos” y pulsamos el botón “Siguiente”.

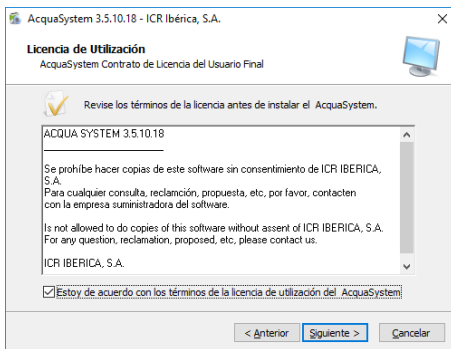

Aparecerá la siguiente ventana. Dejaremos tal cual está la ruta C:\ y pulsaremos en “Siguiente”.

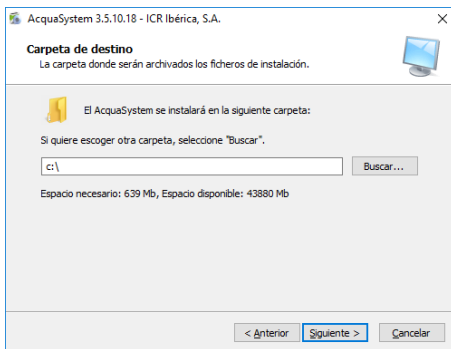

Aparece esta ventana. Dejamos todo tal cual está y pulsamos en “Siguiente”.



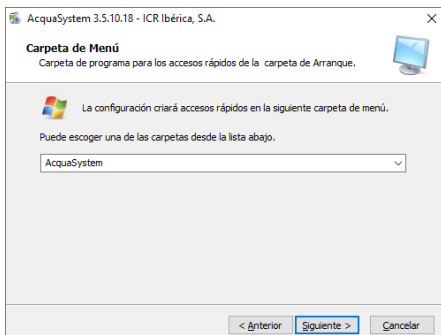


PASO 4: OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Para esta instalación de la versión 3.5.01.20 deberemos marcar las opciones que deseemos instalar. El punto donde dice “.NET Framework 4.0” podemos desmarcar en caso que ya lo tengamos instalado o que tengamos instalada la versión anterior de la versión 3.5 de AcquaSystem. El punto de “Vaciar fórmulas personales” lo marcaremos en el caso que sea la primera vez que instalamos el programa en el equipo.

Es **IMPORTANTE** hacer **ANTES** de instalar una copia de seguridad de las fórmulas personales si se tienen. Se puede hacer copia desde el propio programa AcquaSystem desde el menú superior, o copiando el fichero **C:\AcquaSystem35\datos\persbase.mdb** en otra carpeta o en un Pendrive, así como una copia de las lecturas del espectro en caso de que se disponga de ellas, copiando el fichero **C:\ICR\DB_ICR.mdb**

Una vez decididos los puntos a marcar, pulsamos en “Instalar” y esperamos que termine la instalación y que aparezca la ventana de instalación completada.

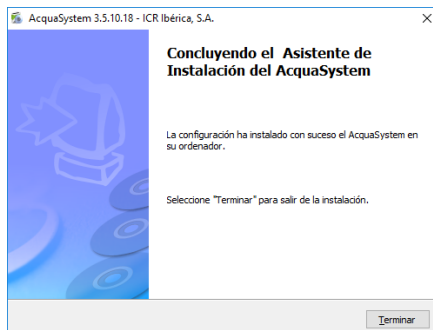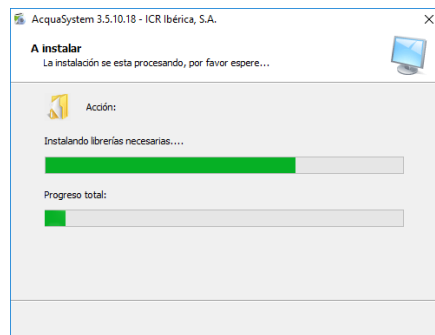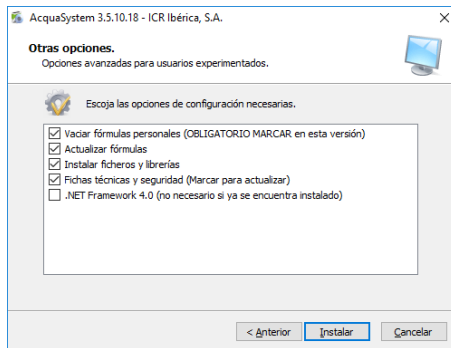

PASO 5: INSTALACIONES EXTRAS

En el caso que hayamos marcado la opción de instalar .NET Framework 4 y el sistema detecte que ya lo teníamos instalado y por tanto no es necesario volver a instalar, aparecerá esta ventana. Simplemente tenemos que pulsar en “Cerrar”

